

Существует множество производителей микропланшетов и пленок для их заклейки. В связи с этим возникает необходимость создавать пользовательские программы заклейки микропланшетов.

Функционал прибора позволяет вводить в него программы запечатывания с индивидуальными установками по температуре, времени прижима, расстоянию до матрицы и силе прижима.

Создавать такие программы и загружать их в прибор позволяет приложение DtPack для операционных систем Windows.


Приложение доступно на сайте компании ДНК-технология и является бесплатным. Скачать его можно по ссылке <https://www.dna-technology.ru/sites/default/files/dtpak.zip>.

Установка приложения DtPack

Внимание! Для установки приложения потребуется администраторский доступ к компьютеру.


Установка DtPack осуществляется в следующем порядке:

- Запустите мастер установки DtPack. Для этого извлеките из архива файл setup_DtPack_103.exe (точное имя файла может меняться в зависимости от версии программы), предварительно скачав архив на сайте компании ДНК-технология по ссылке: <https://www.dna-technology.ru/sites/default/files/dtpak.zip>.
- После запуска программы установки DtPack на экране монитора появится диалоговое окно с предложением выбрать язык установки Русский/English.

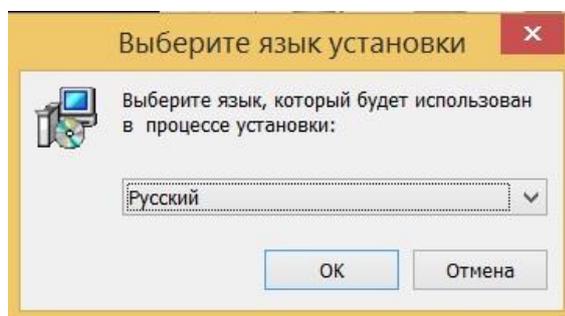

Выбор языка установки программы


Выбрав язык установки программы, нажмите кнопку . На экран будет выведено диалоговое окно с указанием версии программы и рекомендаций по установке

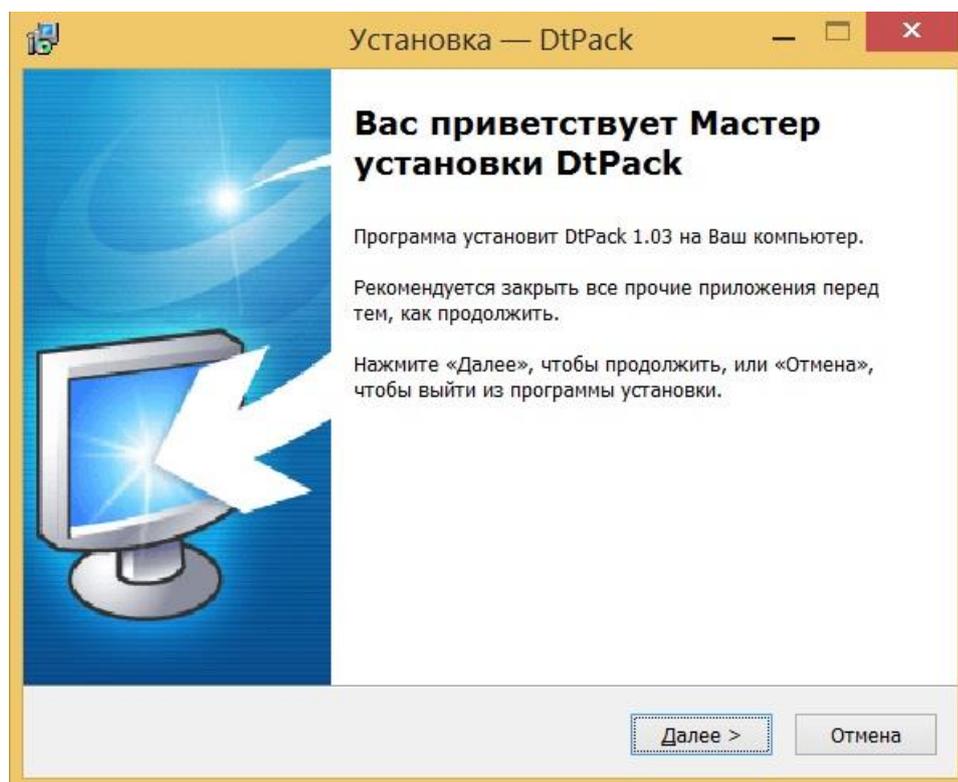

Мастер установки DtPack

Выполнив, по возможности, рекомендации программы, нажмите кнопку .


Появится диалоговое окно с предложением выбрать папку для установки программы. Можно согласиться установить **DtPack** в папку, заданную по умолчанию, задать путь к нужной папке в поле ввода с клавиатуры или выбрать любую папку на жестком диске, нажав кнопку  (рекомендуется устанавливать программу в папку, заданную по умолчанию).

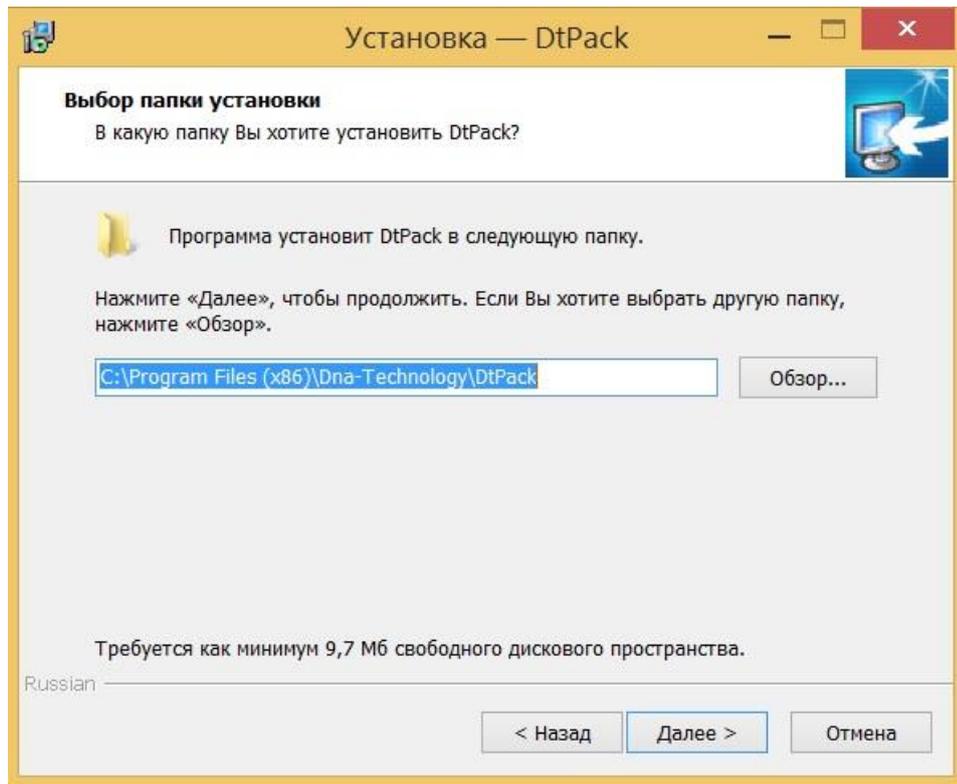

Выбор папки установки программы

Выбрав папку, нажмите кнопку .


Появится диалоговое окно с предложением выбрать название папки в меню **Пуск**, в которой будут созданы ярлыки программы.

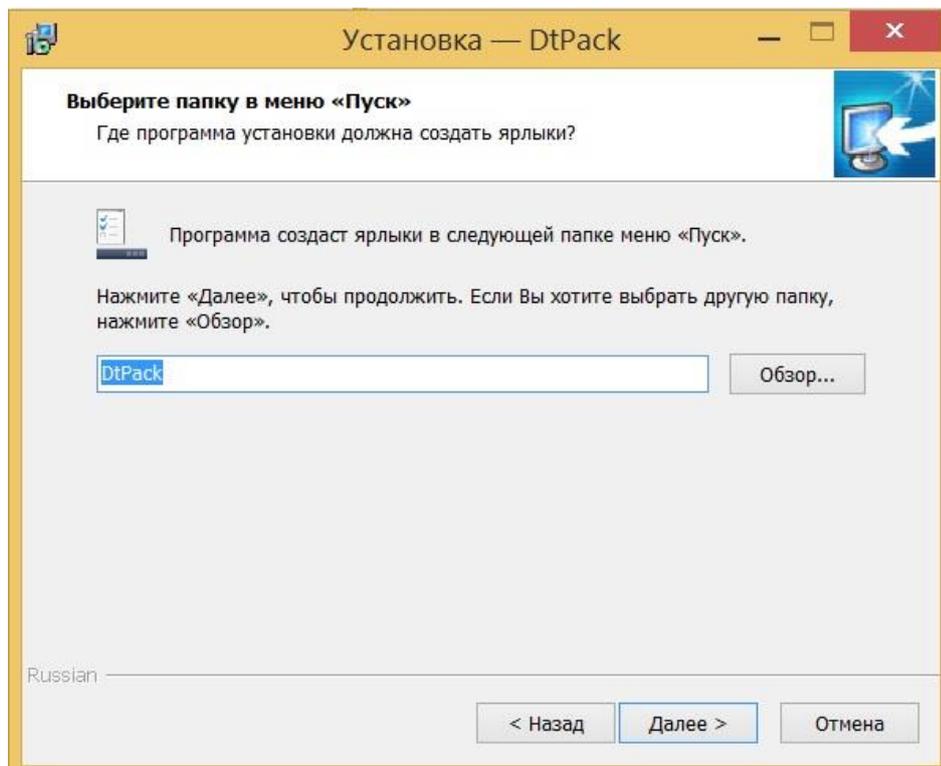

Выбор папки для создания ярлыков программы


Согласившись с предложенным по умолчанию вариантом, или выбрав свой, нажмите на кнопку .

Появится диалоговое окно с информацией о готовности программы установки и с предложением установить программу.

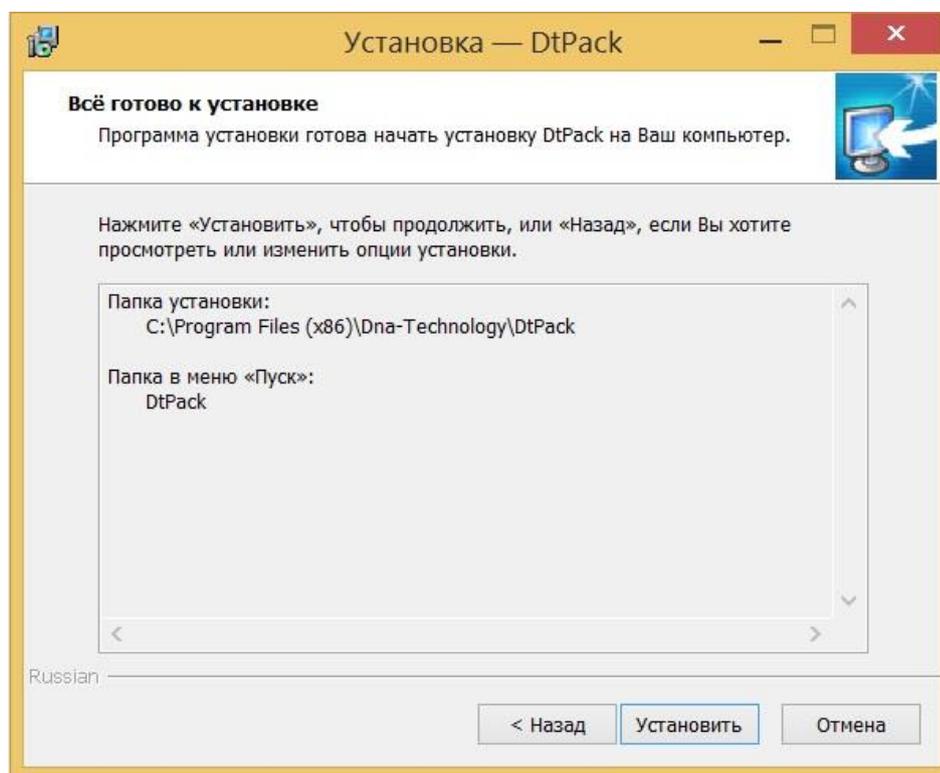


Сообщение о готовности к установке

В случае согласия с установкой программы, нажмите кнопку .

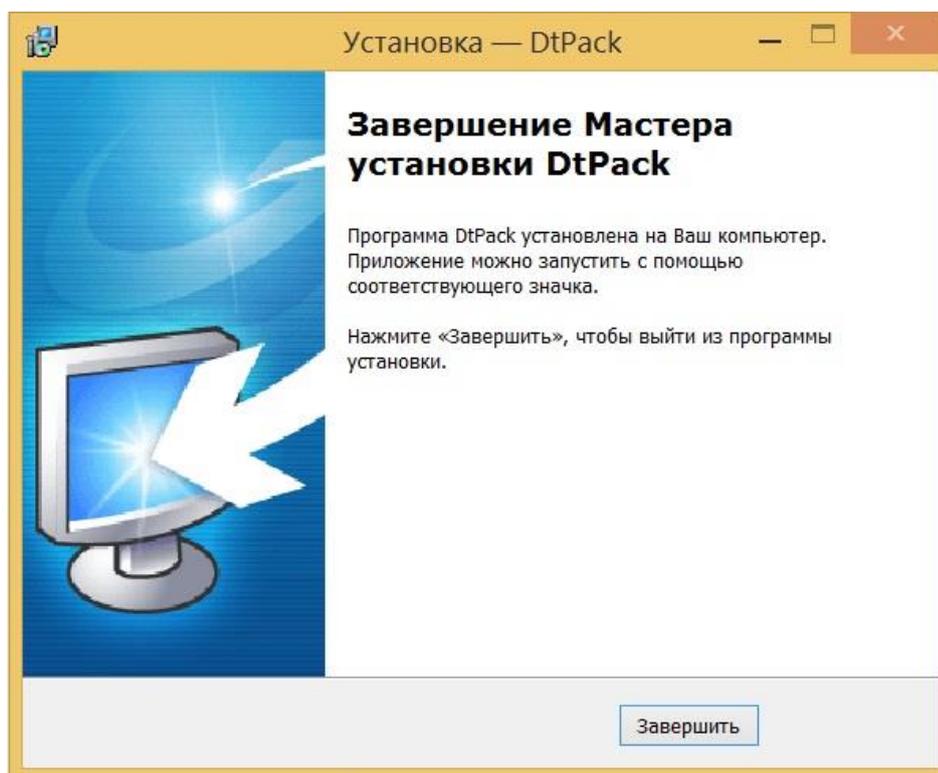

Завершение работы Мастера установки DtPack

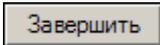
Для выхода из программы установки нажмите кнопку .

Работа с DtPack


По окончании установки приложения DtPack запустите его.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Подключить».


В случае возникновения ошибки подключения к прибору

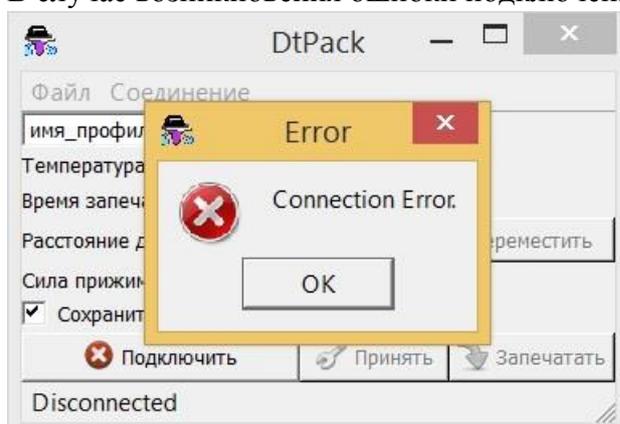


попробуйте выбрать другой com-порт в меню «Соединение».

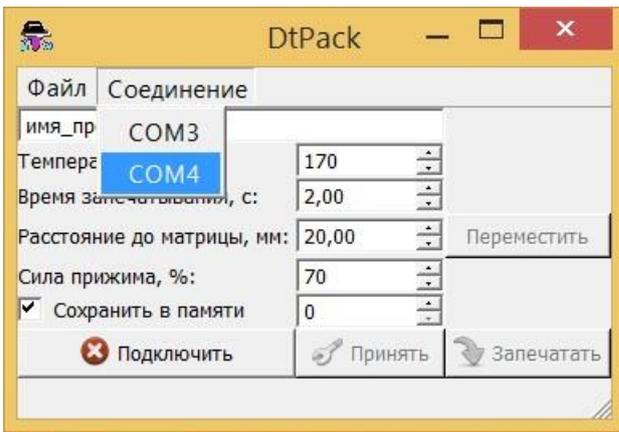


При успешном подключении окно примет вид:

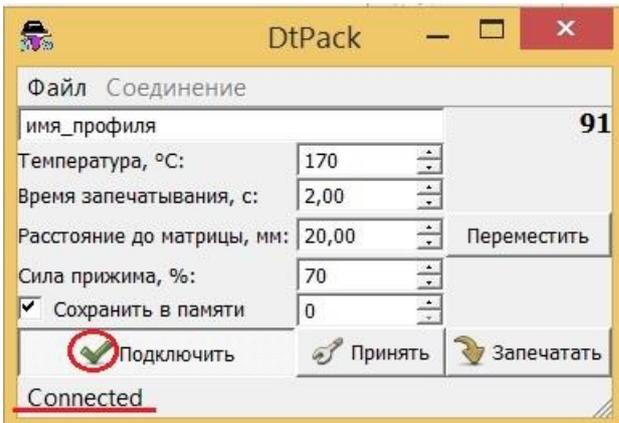

Для создания новой программы запечатывания введите желаемое название, установите параметры запечатывания в соответствии с используемыми типами плашек и пленок. Выберите ячейку памяти от 0 до 3, в которую будет записана новая программа. Для записи программы в прибор нажмите «Принять».

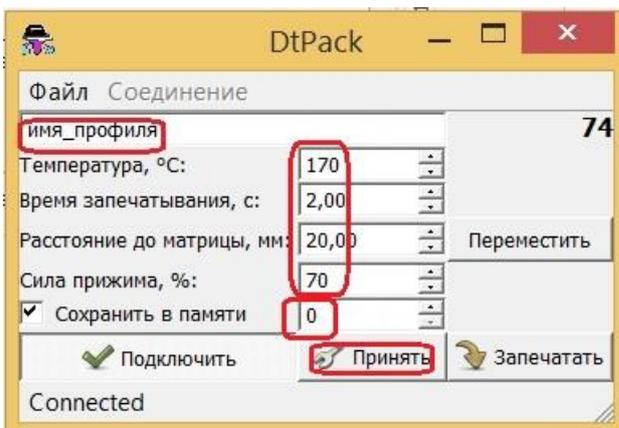

В левом нижнем углу окна программы появится сообщение об успешной записи новой программы запечатывания в прибор.

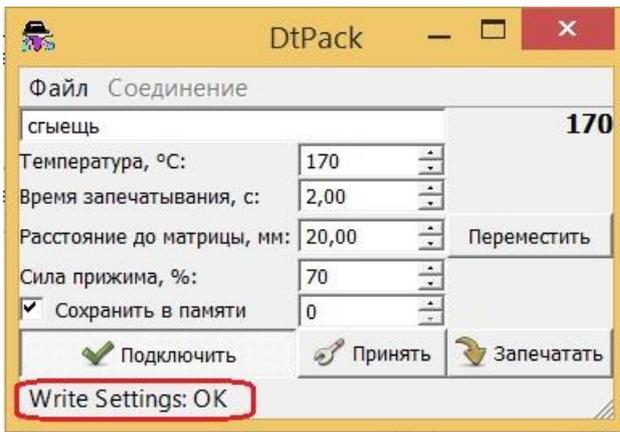

С этого момента программа доступна для выбора с помощью меню на самом приборе.