



Установка программы RealTime_PCR


Установка программы RealTime_PCR выполняется в следующем порядке:

- Запустите мастер установки RealTime_PCR. Для этого извлеките из архива файл Setup.....exe (точное имя файла может меняться в зависимости от версии программы), предварительно скачав архив на сайте компании ДНК-технология по ссылке: <https://www.dna-technology.ru/poequip/po-dlya-oborudovaniya>.
- После запуска программы установки Realtime_PCR на экране монитора появится диалоговое окно с предложением выбрать язык установки Русский/English.

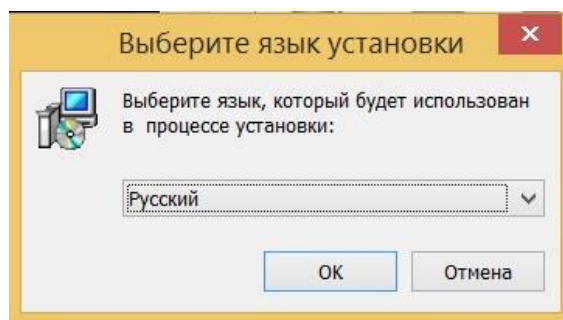



Выбор языка установки программы


Выбрав язык установки программы, нажмите кнопку . На экран будет выведено диалоговое окно с указанием версии программы и рекомендаций по установке

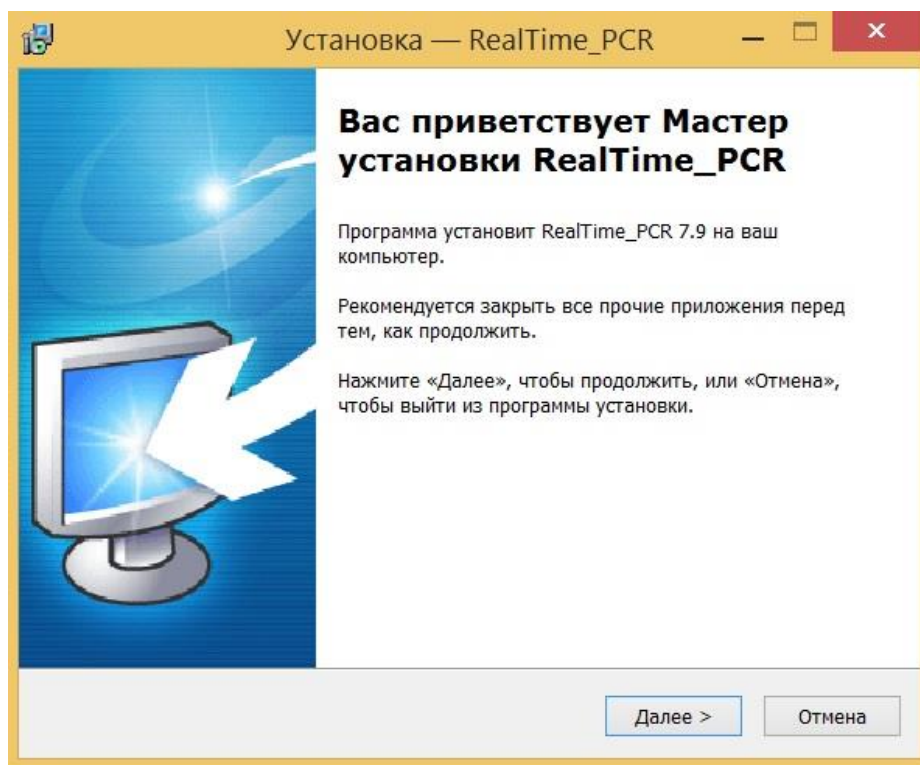



Мастер установки RealTime_PCR

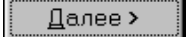Выполнив, по возможности, рекомендации программы, нажмите кнопку .


В зависимости от версии программы возможно появление сообщения с информацией об изменениях в текущей версии программы. Внимательно ознакомьтесь с ними и нажмите кнопку .

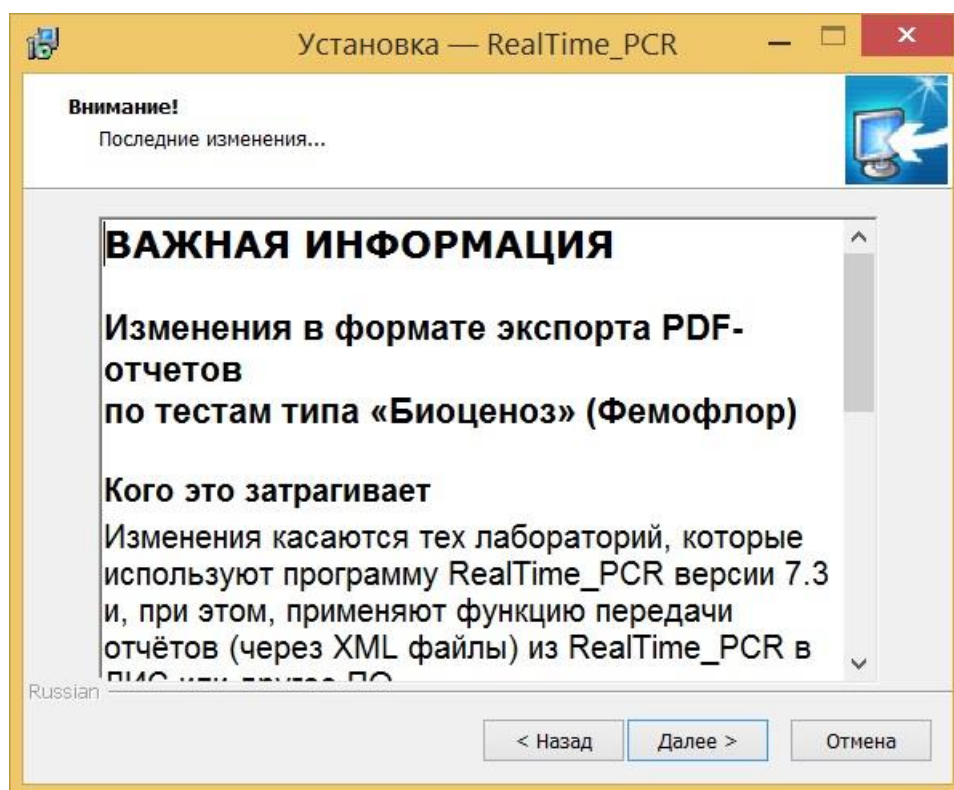


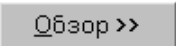
Появится диалоговое окно с предложением выбрать папку для установки программы. Можно согласиться установить **RealTime_PCR** в папку, заданную по умолчанию, задать путь к нужной папке в поле ввода с клавиатуры или выбрать любую папку на жестком диске, нажав кнопку  (рекомендуется устанавливать программу в папку, заданную по умолчанию).

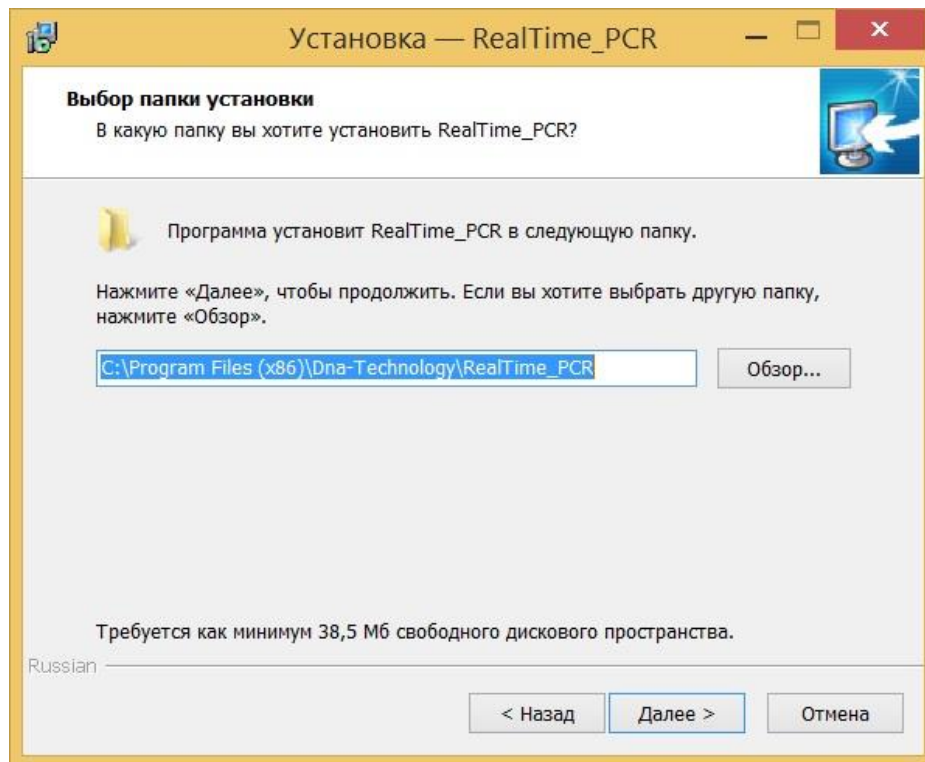


Выбор папки установки программы

Выбрав папку, нажмите кнопку .

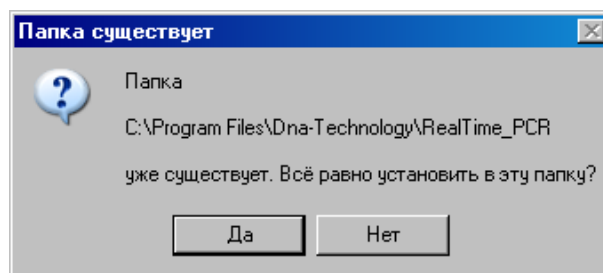


Если такая папка уже существует, например, при переустановке программы подтвердите ее выбор, нажав кнопку .


Появится диалоговое окно с предложением выбрать название папки в меню **Пуск**, в которой будут созданы ярлыки программы.

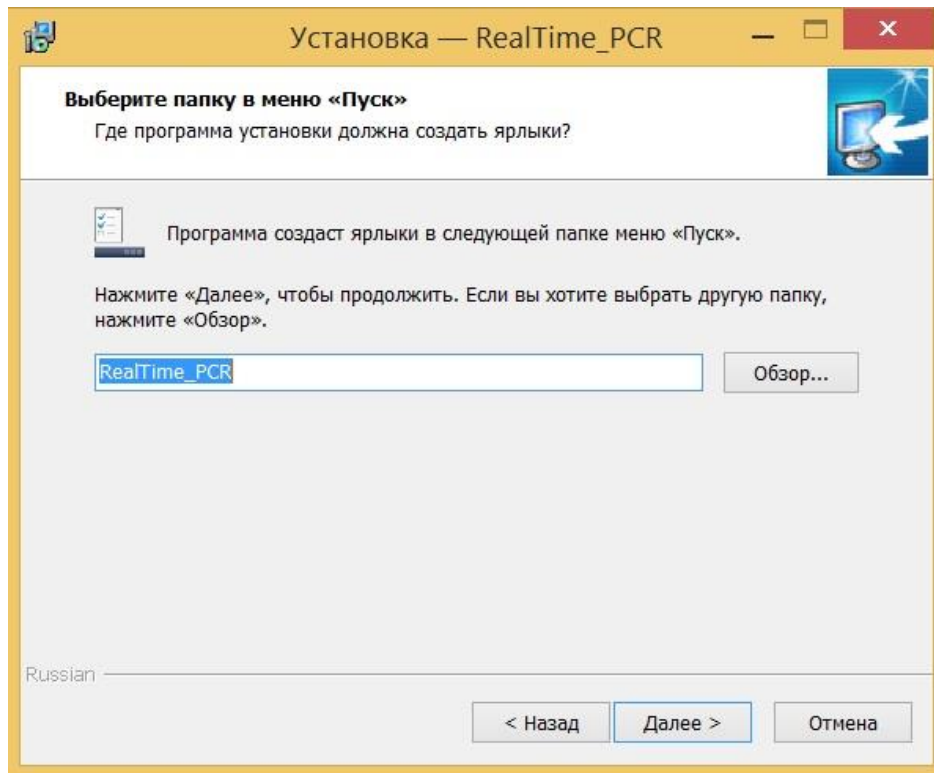

Выбор папки для создания ярлыков

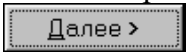Согласившись с предложенным по умолчанию вариантом, или выбрав свой, нажмите на кнопку .


Появится диалоговое окно с информацией о готовности программы установки и с предложением установить программу.

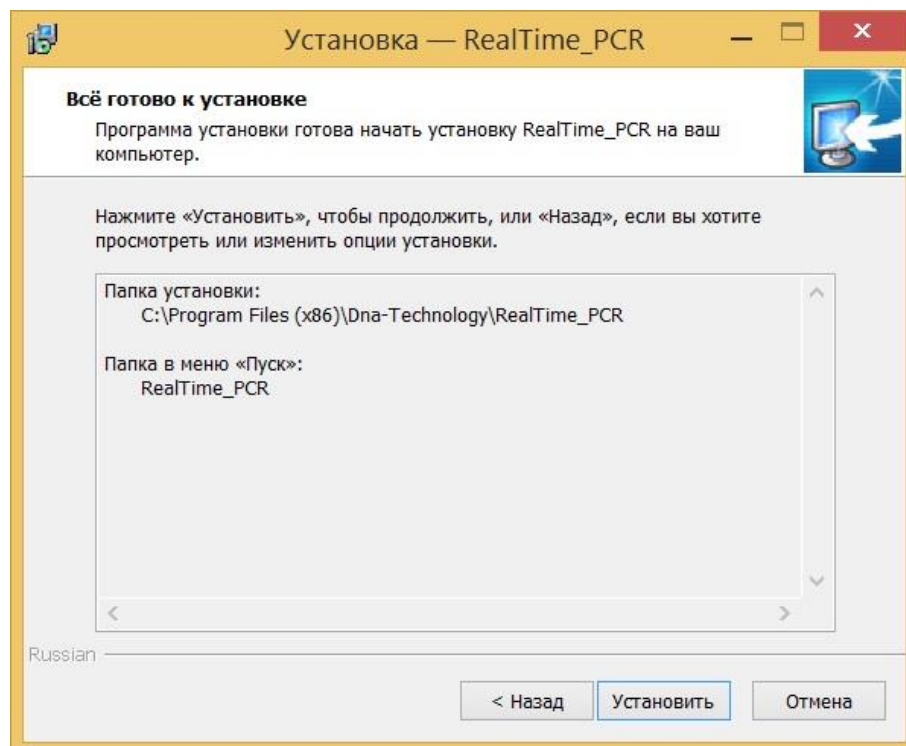

Сообщение о готовности к установке

В случае согласия с установкой программы, нажмите кнопку

Установить

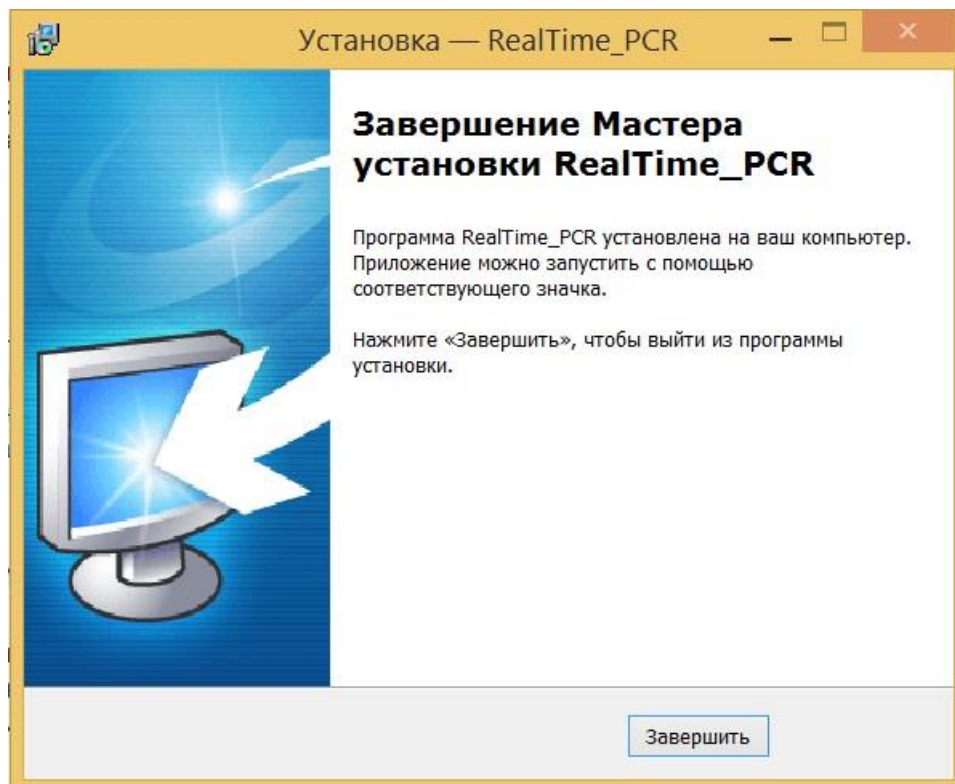

Завершение работы Мастера установки RealTime_PCR

Для выхода из программы установки нажмите кнопку

Завершить